
CellAmp Direct Prep Kit for RT-PCR (Real Time) & Protein Analysis 実験操作フロー接着性・浮遊性の培養細胞からのライセート調製方法

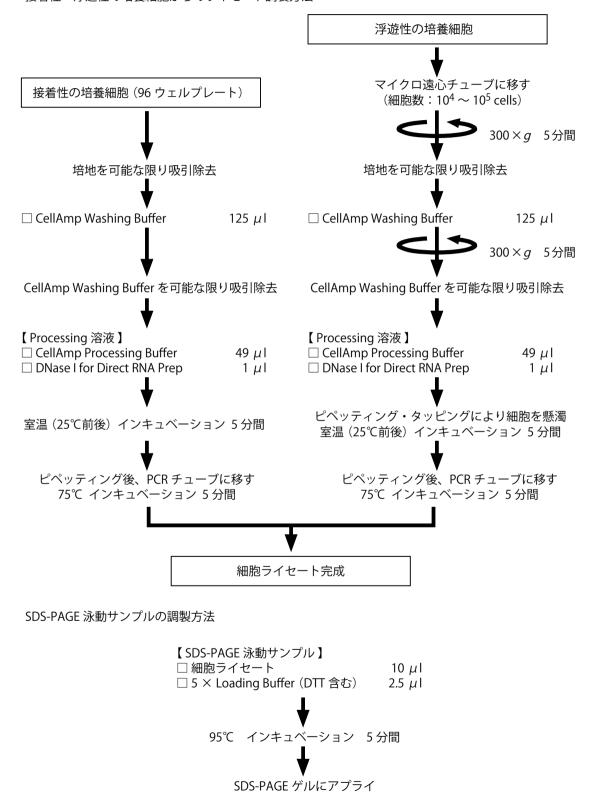

1ステップリアルタイム RT-PCR

1反応あたり1~2 µlの細胞ライセートを 反応チューブまたはプレートに添加する



One Step TB Green PrimeScript RT-PCR Kit (製品コード RR066A/B)


[Master Mix]

<1反応あたり>

□ TaKaRa Ex Tag HS



た即仏する

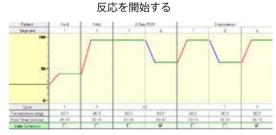

Pattern 1: 逆転写反応

Hold

42℃ 5分

95℃ 10秒

Pattern 2: PCR 反応

Cycles: 40

95°C 5秒

60℃ 30秒

Pattern 3: Dissociation



反応終了後、解析を行う

2 ステップリアルタイム RT-PCR

PrimeScript RT reagent Kit(製品コード RR037A/B) 「Master Mix 1

<1反応あたり>

 \square RNase Free dH₂O 4.5 \sim 5.5 μ I

 \square 5× PrimeScript Buffer (for Real Time) 2.0 μ I

 \Box Oligo dT Primer (50 μ M) 0.5 μ I

□ Random 6 mers (100 μ M) 0.5 μ l □ PrimeScript RT Enzyme Mix I 0.5 μ l

1

1反応あたり1~2 μΙの細胞ライセートを添加する



37℃ 15分 (逆転写反応)

85℃ 5秒 (逆転写反応を熱失活させる)

4℃

0.5 μΙ



1 反応あたり 2 µl の逆転写反応液を 反応チューブまたはプレートに添加する



TB Green Premix Ex Taq II (製品コード RR820S/A/B)

[Master Mix]

<1 反応あたり>

□ 滅菌精製水 8.5 μI

□ PCR Forward Primer (10 μ M) 1.0 μ l □ PCR Reverse Primer (10 μ M) 1.0 μ l

□ TB Green *Premix Ex Tag* || (2 ×) 12.5 μ |



反応を開始する



Pattern 1 : (初期変性) Hold

95℃ 30秒

Pattern 2: PCR 反応 Cycles: 40

> 95℃ 5秒 60℃ 30秒

Pattern 3 : Dissociation



反応終了後、解析を行う