

2024年4月

お客様各位

タカラバイオ株式会社  
営業部

TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット Ver.4 (製品コード RR177A) を  
ご使用中の皆様へのご案内

平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社 TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット Ver.4 (製品コード RR177A) の操作上の注意事項を改めてご案内いたします。今一度ご確認くださいませようお願い申し上げます。

■対象製品

製品コード	製品名	容量
RR177A	TaKaRa 腸管系病原細菌遺伝子検出キット Ver.4	200回

■操作上のご注意事項

1. Reaction Mix Fast (UNG) を使用する際には、泡立てないよう穏やかに転倒混和し、試薬を均一にしてから使用してください。試薬が完全に混和されていない場合、十分な反応性が得られなくなります。ボルテックスによる混合は行わないでください。なお、保存中に沈殿を生じた場合には、軽く手で温めるか室温にしばらく置いた後、転倒混和することで完全に溶解します。必ず均一に混合し、軽くスピンドウンしてからご使用ください。
2. Reaction Mix Fast (UNG) 以外の各試薬は、溶解後よく混合し、軽くスピンドウンしてからご使用ください。100×TB Green は、室温で10分以上放置することで完全に溶解します。その後ボルテックスで混合し、スピンドウンしてから使用してください。100×TB Green の溶解が不完全であった場合、予期しない反応結果となることがあります。100×TB Green 以外の試薬についても、取扱説明書に記載されている方法で十分に溶解させて使用してください。

■弊社お問い合わせ先

タカラバイオ株式会社 テクニカルサポートライン  
TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
メールアドレス: bio-[tsl@takara-bio.co.jp](mailto:tsl@takara-bio.co.jp)

以上