

	ID-No	Species	Serogroup	Clinical or Environmental	Designation	ATCC	本製品での検出
1	NIIB0145	<i>L. adelaidensis</i>		E	1762-AUS-E	49625	-
2	NIIB0040	<i>L. anisa</i>		E	WA-316-C3	35292	+
3	NIIB0405	<i>L. belliardensis</i>		E	Montbe'liard A1	700512	-
4	NIIB0057	<i>L. birminghamensis</i>		C	1407-AL-H	43702	+
5	NIIB0009	<i>L. bozemanii</i>	1	C	WIGA	33217	+
6	NIIB0687	<i>L. bozemanii</i>	2	C	Tronto-3	35545	+
7	NIIB0114	<i>L. brunensis</i>		E	441-1	43878	+
8	NIIB1254	<i>L. busanensis</i>		E	KCTC 12084, K9951	700510	-
9	NIIB0047	<i>L. cherrii</i>		E	ORW	35252	+
10	NIIB0113	<i>L. cincinnatiensis</i>		C	72-OH-H	43753	+
11	NIIB0417	<i>L. donaldsonii</i>		C	MDA 2706	BAA-693	+
12	NIIB0406	<i>L. drozanskii</i>		E	LLAP-1	700990	-
13	NIIB0078	<i>L. dumoffii</i>		E	NY 23	33279	+
14	NIIB0049	<i>L. erythra</i>	1	E	SE-32A-C8	35303	+
15	NIIB0146	<i>L. fairfieldensis</i>		E	1725-AUS-E	49588	+
16	NIIB0408	<i>L. fallonii</i>		E	LLAP-10	700992	-
17	NIIB0688	<i>L. feeleii</i>	1	E	WO-44C	35072	+
18	NIIB0689	<i>L. feeleii</i>	2	C	691-WI-H	35849	+
19	NIIB0193	<i>L. geestiana</i>		E	1308	49504	(+)
20	NIIB0234	<i>L. gormanii</i>		E	LS-13	33297	+
21	NIIB0147	<i>L. gratiana</i>		E	Lyon 8420412	49413	+
22	NIIB0404	<i>L. gresilensis</i>		E	Gre'oux 11D13	700509	-
23	NIIB0690	<i>L. hackeliae</i>	1	C	Lansing 2	35250	+
24	NIIB0691	<i>L. hackeliae</i>	2	C	798-PA-H	35999	+
25	NIIB0053	<i>L. israelensis</i>		E	Bercovier 4	43119	-
26	NIIB0046	<i>L. jamestowniensis</i>		E	JA-26-G1-E2	35298	+
27	NIIB0014	<i>L. jordanis</i>		E	BL-540	33623	+
28	NIIB0148	<i>L. lansingensis</i>		C	1677-MI-H	49751	+
29	NIIB0194	<i>L. londiniensis</i>	1	E	1477	49505	-
30	NIIB1255	<i>L. londiniensis</i>	2	E	Mulhouse B26	BAA-518	-
31	NIIB0692	<i>L. longbeachae</i>	1	C	Long Beach 4	33462	+
32	NIIB0693	<i>L. longbeachae</i>	2	C	Tucker 1	33484	+
33	NIIB0045	<i>L. maceachernii</i>		E	PX-1-G2-E2	35300	+
34	NIIB0008	<i>L. micdadei</i>		C	TATLOCK	33218	+
35	NIIB0116	<i>L. moravica</i>		E	316-36	43877	+
36	NIIB0195	<i>L. nautarum</i>		E	1224	49506	+
37	NIIB0036	<i>L. oakridgensis</i>		E	OR-10	33761	-
38	NIIB0042	<i>L. parisiensis</i>		E	PF-209C-C2	35299	+
39	NIIB0001	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	1	C	Philadelphia-1	33152	+
40	NIIB0002	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	2	C	Toqus-1	33154	+
41	NIIB0003	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	3	E	Bloomington-2	33155	+

	ID-No	Species	Serogroup	Clinical or Environmental	Designation	ATCC	本製品での検出
42	NIIB0004	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>fraseri</i>	4	C	Los Angeles-1	33156	+
43	NIIB0005	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>fraseri</i>	5	E	Dallas 1E	33216	+
44	NIIB0150	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pascullei</i>	5	E	U8W	33737	+
45	NIIB0006	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	6	C	Chicago 2	33215	+
46	NIIB0033	<i>L. pneumophila</i>	7	E	Chicago 8	33823	+
47	NIIB0034	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	8	C	Concord 3	35096	+
48	NIIB0304	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	9	E	IN-23-G1-C2	35289	+
49	NIIB0050	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	10	C	Leiden 1	43283	+
50	NIIB0051	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	11	C	797-PA-H	43130	+
51	NIIB0060	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	12	C	570-CO-H	43290	+
52	NIIB0061	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	13	C	82A3105	43736	+
53	NIIB0062	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	14	C	1169-MN-H	43703	+
54	NIIB0063	<i>L. pneumophila</i> subsp. <i>fraseri</i>	15	C	Lansing 3	35251	+
55	NIIB0451	<i>L. pneumophila</i>	untypable	E	H13-192		+
56	NIIB0453	<i>L. pneumophila</i>	untypable	E	H13-206		+
57	NIIB0462	<i>L. pneumophila</i>	untypable	E	H13-239		+
58	NIIB0196	<i>L. quateirensis</i>		E	1335	49507	+
59	NIIB0260	<i>L. quinlivanii</i>	2	E	LC870	BAA-538	+
60	NIIB0407	<i>L. rowbothamii</i>		E	LLAP-6	700991	+
61	NIIB0048	<i>L. rubrilucens</i>		E	WA-270A-C2	35304	+
62	NIIB0039	<i>L. sainthelensi</i>	1	E	Mt St Helens 4	35248	+
63	NIIB0207	<i>L. sainthelensi</i>	2	C	Ly176.97	700517	+
64	NIIB0409	<i>L. santicrucis</i>		E	SC-63-C7	35301	+
65	NIIB0149	<i>L. shakespearei</i>		E	214	49655	+
66	NIIB0043	<i>L. spiritensis</i>	1	E	Mt St Helens 9	35249	-
67	NIIB0261	<i>L. spiritensis</i>	2	E	ML76	BAA-537	-
68	NIIB0041	<i>L. steigerwaltii</i>		E	SC-18-C9	35302	+
69	NIIB0262	<i>L. taurinensis</i>		E	Turin I no 1	700508	+
70	NIIB0117	<i>L. tucsonensis</i>		C	1087-AZ-H	49180	+
71	NIIB0032	<i>L. wadsworthii</i>		C	81-716A	33877	+
72	NIIB0206	<i>L. waltersii</i>		E	2074-AUS-E	51914	+
73	NIIB0197	<i>L. worsleiensis</i>		E	1347	49508	+
74	NIIB0305	<i>Legionella</i> genomospecies 1		E	2055-AUS-E	51913	+

検出 + :10 cfu/tube 相当のDNA 量を用いた場合、陽性結果が得られたもの

検出 (+) :10 cfu/tube 相当のDNAを用いた場合は不検出、100cfu/tube 相当以上のDNAを用いた場合で陽性結果が得られたもの

検出 - :10,000 cfu/tube相当のDNA 量を用いた場合、不検出結果になったもの