

先着30名様限定！


Capturem™ IP & Co-IP Kit

半額 モニターキャンペーン

簡単・迅速なワークフローで効率的な免疫・共免疫沈降




—免疫沈降・共免疫沈降実験で手間のかかっていた操作を大幅削減—

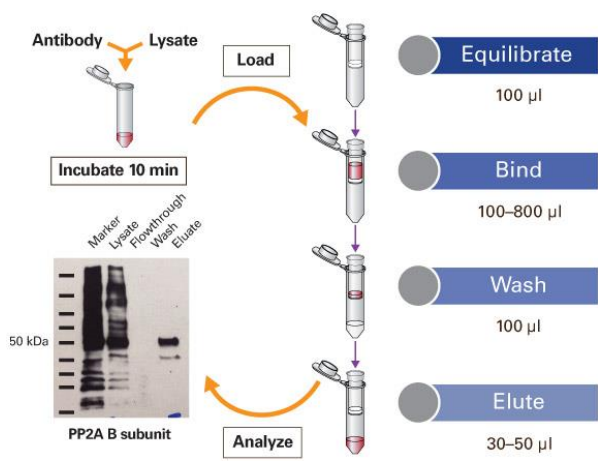

5分で完了

- ★ オーバーナイト不要
- ★ 通常遠心機だけで実験可能
- ★ 遠心操作でBufferを完全に除去
ピペット操作は最小限！
(裏面にもデータあり)


< Capturemの構造 > 独自のポリマー構造で表面積大幅増

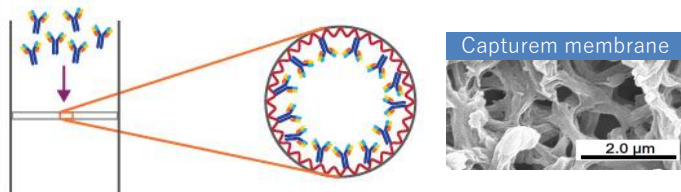

- ベッドボリューム：小さい
- カラム内でのタンパク質の拡散：速やか
- 分離速度：速やか

< Applications >

- Immunoprecipitation
- Co-immunoprecipitation
- Investigation of protein complexes
- Antigen screening for antibody discovery and engineering workflows

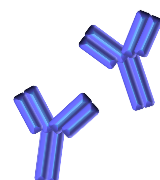

半額モニターキャンペーン実施中！

期間：2018年8月1日（水）～8月31日（金）

※ご応募が30名様に達した時点で、キャンペーンを終了いたします。

キャンペーン対象者：今までCapturem IP & Co-IP Kitを使ったことがない方

キャンペーン対象製品：先着30名様に半額でご提供



製品名	容量	製品コード	通常価格（税別）	モニター価格（税別）
Capturem™ IP & Co-IP Kit	12回	635721	¥32,000	¥16,000

< キットの内容 >


Capturem IP & Co-IP Columns	12本
Lysis/Equilibration Buffer	12 ml
Wash Buffer	2 ml
Elution Buffer	1 ml
Protease Inhibitor Cocktail (100×)	100 µl

キャンペーンの詳細やモニターへのご応募は


Capturem 半額モニター

検索

■ 迅速で効率的な共免疫沈降

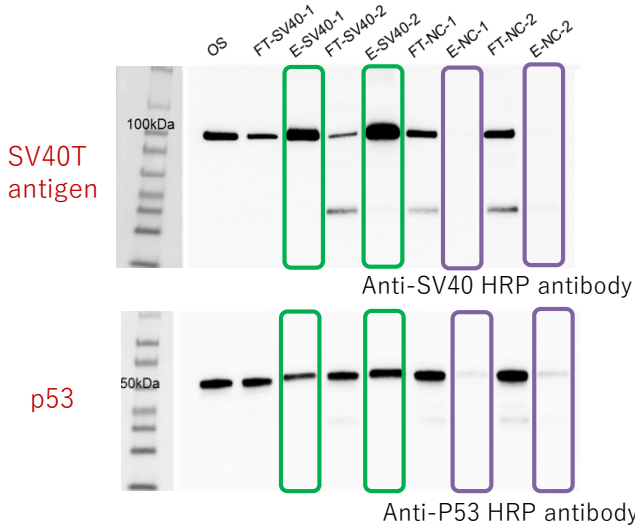


293T細胞由来Cell lysate (100 μg) に1 μgの抗SV40 T抗体 (rabbit polyclonal, V-300, SCBT) を添加し、室温20分間インキュベートした。ネガティブコントロール (NC) として、抗SV40抗体非添加の293T細胞由来Cell lysateを使用した。免疫沈降実験はN=2で実施した。

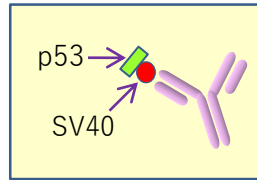

Anti-SV40 T-antigen rabbit polyclonal antibody used for incubation with 293T cell lysate
OS: Original Sample
FT: Flowthrough
E: Eluate
NC: Negative Control (no Ab incubation)


< 関連情報 > Capturemシリーズの豊富なランナップ

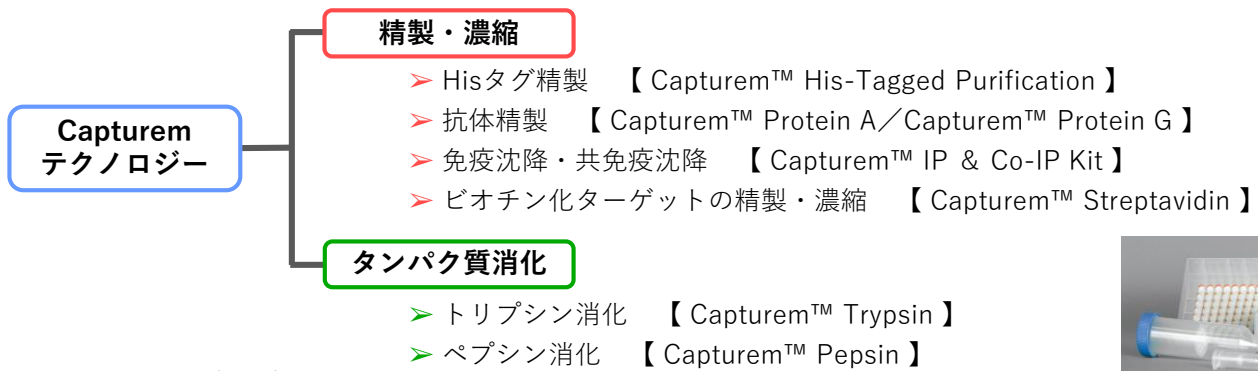

● セレクションガイド

Format	Miniprep	96 wells	24 wells	Maxiprep	Large volume
Sample volume	Up to 800 μl	Up to 1 ml	Up to 4 ml	Up to 25 ml	Up to 500 ml
Purification time	5 min	15 min	15 min	15 min	30 min
His-tagged yield	80 μg	80 μg	800 μg	1.5 mg	10-25 mg
Protein A yield	40 μg	40 μg	400 μg	1 mg	—
Protein G yield	60 μg	60 μg	600 μg	1.2 mg	—
Streptavidin yield	20 μg IgG	20 μg IgG	—	—	—

● Capturem™シリーズを使った実験フロー例

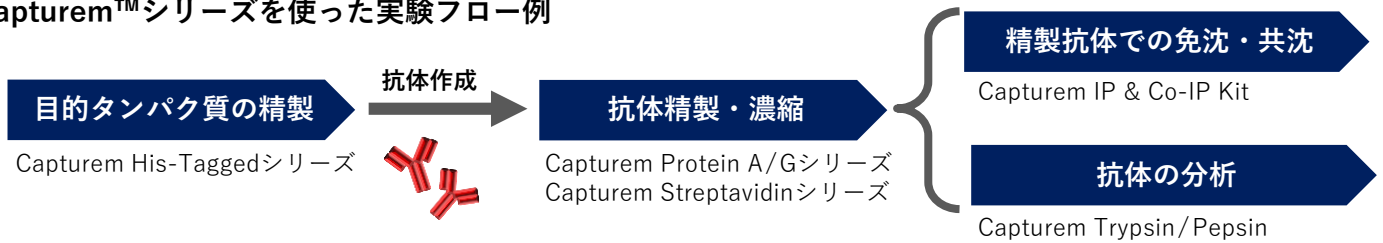

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。
 ・本パンフレットに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。
 ・本パンフレット記載の価格は2018年8月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2018年8月作成

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <http://www.takara-bio.co.jp>
 Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店