

QuickPrimer

Bacillus cereus group (16S rDNA)

● 検出確認リスト

本検出リストは、岐阜大学大学院 医学系研究科病原体制御学分野 教授 江崎孝行先生にご提供いただいたデータを元に作成しています。

※本データは、1 ng/assay での検討結果です。

(T) : Type strain

病原体 (ラテン語名)	Quick Primer	
	MR113	MR208
	Nhe	16S rDNA (<i>B. cereus</i> group)
<i>Bacillus cereus</i> GTC 11403	+	+
<i>Bacillus thuringensis</i> GTC 2829(T)	-	+
<i>Bacillus pseudomycooides</i> GTC 2830(T)	-	+
<i>Bacillus mycooides</i> GTC 2830(T)	-	+
<i>Bacillus weihenstephanensis</i> GTC 2834(T)	-	+
<i>Bacillus circulans</i> GTC 2838(T)	-	-
<i>Bacillus subtilis</i> GTC 2846(T)	-	-
<i>Bacillus pumilus</i> GTC 827(T)	-	-
<i>Bacillus brevis</i> (<i>Brevibacillus brevis</i>) GTC 2855	-	-
<i>Bacillus megaterium</i> GTC 2850(T)	-	-
<i>Bacillus sphaericus</i> GTC 2845(T)	-	-
<i>Bacillus licheniformis</i> GTC 2840(T)	-	-
<i>Bacillus psychrophilus</i> (<i>Sporosarcina psychrophila</i>) GTC 2843(T)	-	-
<i>Bacillus alcalophilus</i> GTC 1270(T)	-	-
<i>Bacillus okuhidaensis</i> GTC 854(T)	-	-
<i>Bacillus halodurans</i> GTC 1693(T)	-	-
<i>Bacillus atrophaeus</i> GTC 1271(T)	-	-
<i>Bacillus badius</i> GTC 2836(T)	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i> GTC 286(T)	-	-
<i>Staphylococcus intermedius</i> GTC 266(T)	-	-
<i>Staphylococcus epidermidis</i> GTC 289(T)	-	-
<i>Staphylococcus hominis</i> GTC 48(T)	-	-
<i>Staphylococcus saccharolyticus</i> GTC 181(T)	-	-
<i>Staphylococcus schleiferi</i> GTC 483(T)	-	-
<i>Staphylococcus delphini</i> GTC 476(T)	-	-
<i>Staphylococcus carnosus</i> GTC 384(T)	-	-
<i>Staphylococcus simulans</i> GTC 292(T)	-	-
<i>Staphylococcus warneri</i> GTC 293(T)	-	-

<ご注意>

本データは、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) の旧バージョン (製品コード RR041A/B、販売終了) を用いて確認しています。

v201903