


ふき取り・洗浄水専用 食物アレルギー検査キット

# ナノトラップ®Easy

—卵・牛乳・小麦—

**簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット！  
現場で、誰でも、アレルギー検査ができます！**

- ふき取り液、洗浄水をそのまま滴下するだけで検査できます。  
食品製造設備の食物アレルギー検査に最適です。
- 感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです(2017年11月リニューアル)。
- 10分で結果が得られます。
- 無駄なく使い切れる10本入りです。
- お求めやすい価格を実現しました。

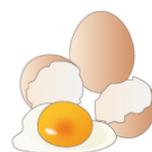

**卵キット  
新発売！**

## 製品のラインアップ

品名	製品コード
ナノトラップ®Easy卵	M2211
ナノトラップ®Easy牛乳	M2212
ナノトラップ®Easy小麦	M2213

- ・ 綿棒、チューブ等ふき取りに必要な器具は別途ご購入ください。
- ・ 食品原料および加工食品のアレルギー検査には、ナノトラップ®Proをご使用ください。



ナノトラップ®Easyは**製造ラインの清浄度確認検査**に最適です

ライン洗浄基準の  
作成に


ライン切替時の  
点検に




# 検査手順

## ふき取り検査の場合


検査箇所の  
ふき取り

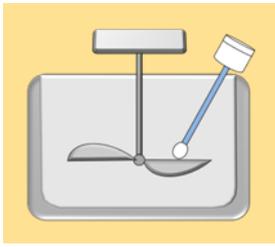

懸濁

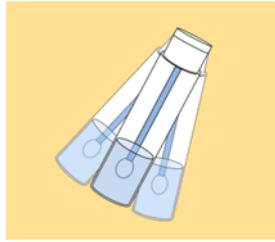


200 $\mu$ L滴下

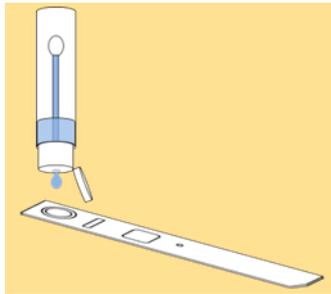


## 洗浄水検査の場合

設備洗浄水  
採取

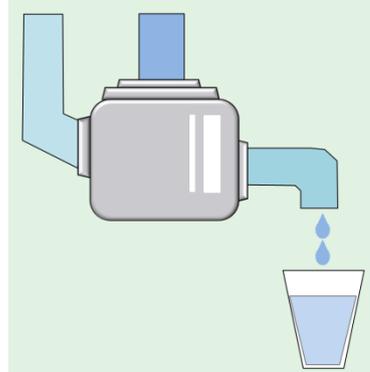

これだけで、  
準備完了です。

200 $\mu$ L滴下

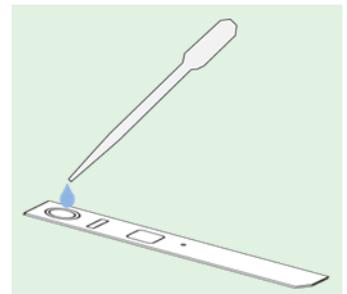


わずか **10分** で  
アレルギーを検出

- ・確認サインが赤く色づいていることを確認
- ・判定部のラインの有無を目視で確認

陽性	判定部に赤紫色の線が1本認められる
陰性	判定部に赤紫色の線が認められない

※詳細は取扱説明書をご覧ください。

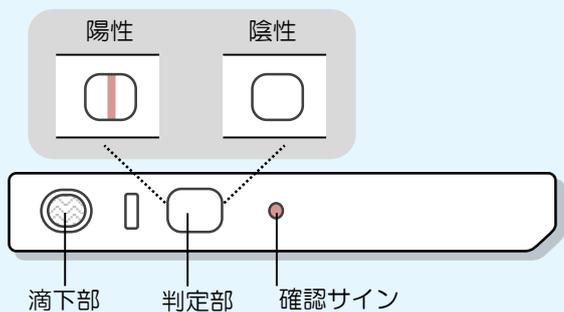

# ナトラップ<sup>®</sup> Easy (10本入)

希望小売価格 (税抜) **12,000円**

製造元



## 株式会社森永生科学研究所

横浜市金沢区幸浦2-1-16 〒236-0003  
 TEL: 045-791-7674(営業部)  
 045-279-8214(テクニカルサポート)  
 URL: <http://www.miobs.com>  
 E-mail: [info@miobs.com](mailto:info@miobs.com)

お問合せ

## タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
 関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
 テクニカルサポートライン  
 TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995  
 Website <http://www.takara-bio.co.jp>