

RNA-Seq解析をご依頼のお客様へ RNA検体送付手順

CATCGAACAA
TGAGATCCTGTTG
ATCACCTGTTGAAGTT
TCTTAAGGAAGGAATCAA
TCGCAATAAGAGCAO
AAGACTACGTCTTGTACA
AGAGCCGACTG

1 検体の準備


A 1.5 mlチューブでご送付いただく場合

チューブに検体名称を記入する

チューブのフタに、解析依頼書と同じ検体No. または解析依頼書に記載の検体名称をご記入ください。

- ✓ フタが分離しないタイプのチューブでご送付ください。
- ✓ 0.2 ml、0.8 ml、2 mlチューブは使用しないでください。
- ✓ 低温でラベルシールがはがれることがあります。冷凍対応シールをご使用いただくか、チューブに直接ご記入ください。

9検体以上を送付される方はBへ！ ➡

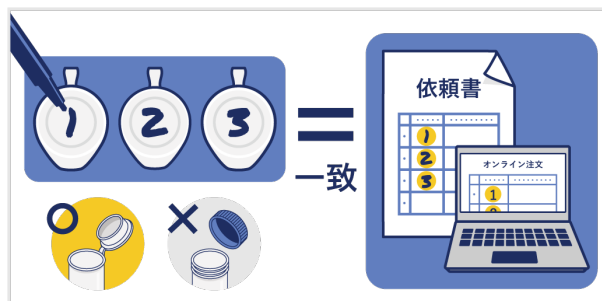

B 96-wellプレートでご送付いただく場合


9検体以上の場合はプレートでご送付ください！

1. プレート側面にプレート名称を記入する

プレート下側の側面以外に、解析依頼書に記載のプレート名称をご記入ください。弊社での解析作業時に、下側の側面にラベルシールを貼付いたします。

2. 検体を下図の順番に入れる

A1から下図の矢印の順番に検体を入れてください。
G12、H12ウェルには何も入れないでください。

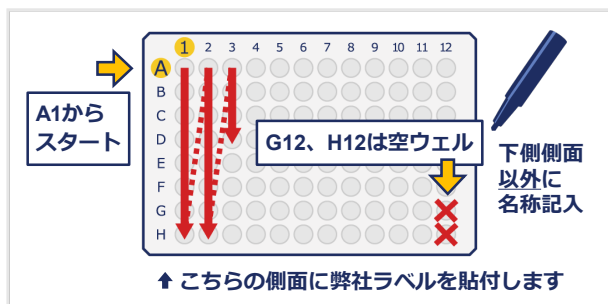

- ✓ 推奨プレートおよびシールを可能な限りご使用ください。
※希望者には弊社より推奨プレートとシールを送付いたします。
お問い合わせください。

推奨プレート

Eppendorf twin.tec PCR Plate 96

型番：0030128648 Eppendorf社

推奨シール（冷凍に対応しているシールです）

タイタースティック HCフィルム

型番：547-KTS-HC WATSON社

- ✓ 下記形状のPCR用プレートをご使用ください。




プレートシールの貼り方

必ず冷凍対応のシールをご使用ください！はがれる可能性があります。


1. A1に角を合わせ軽く貼る

プレートシールの裏紙をはがし、A1側の角にシールの角を合わせ、軽く貼り合わせます。

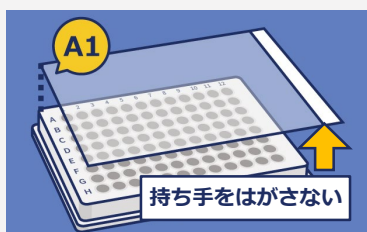


2. エッジまで圧着させる

シールアプリーケーターなどを用いて、ウェルのリング部分がしっかり浮き出るようにシールを圧着させます。

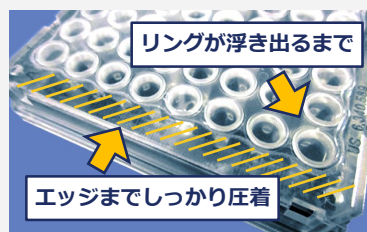

Tips! プレートラックを使おう

圧着の際に、プレートラックを使用することで、プレートのたわみを防ぎ、シールが貼りやすくなります。

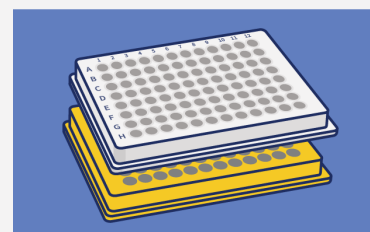


2 検体の梱包

1. 緩衝材などで検体を包む


チューブおよびプレートに緩衝材、チューブボックスなどでしっかり保護します。

- ✓ プレートを複数枚送付する場合は、シールが破れるのを防ぐため、直接重ねず、1プレートずつ袋に入れる、またはプレート間に緩衝材をはさむなどのご対応をお願いします。

チューブの場合

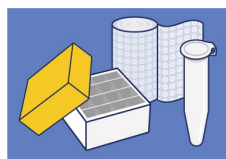

プレートの場合

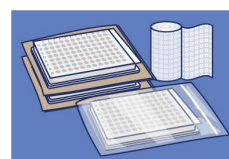

2. ドライアイスを輸送箱に入れる

輸送箱の一番下にドライアイスを入れます。ドライアイスの量は輸送日数が1日の場合2 kg、2日の場合3 kgが目安です。



ドライアイスが一番下に！

3. 保護した検体を輸送箱に入れる

破損の原因となりますので、検体にドライアイスが直接触れないようにしてください。



ドライアイスと検体が直接触れないように！

4. 隙間がある場合は緩衝材で埋める



検体が動かないように！

5. 解析依頼書またはオンライン注文完了画面を印刷し、同梱する



解析依頼書を忘れずに！

3 検体の発送

翌日必着（遠隔地除く）、元払いでご送付ください

(1) お届け先

タカラバイオ株式会社 遺伝子解析センター
受託受付担当 宛て

〒525-0058

滋賀県草津市野路東七丁目4番38号

TEL : 077-567-9262

(2) お届け希望日

平日午前を指定、翌日必着（遠隔地を除く）

(3) 品名

受託名：（例）RNA-Seq解析

発送依頼者（発送元）と解析のご依頼者名が異なる際は、下記のいずれかをご記載ください。

- ・ご依頼者名
- ・オンライン注文番号：NGS000000
- ・参考見積書番号：GERK000-00000
- ・ロット番号：PR0000（再送付検体で弊社ロット番号がある場合）

(4) 輸送温度

冷凍（RNA検体の場合）

元払	お届け先	(1)	お届け希望日	(2)
	TEL		月 日	
	ご依頼主	品名	(3)	
	TEL		(4)	