

調製済みの反応液(1液タイプ)で簡単に！

NEW


ノロウイルス検便検査

	製品名	容量	製品コード	価格(税別)
3波長検出	TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キット(3波長) 1液タイプ	100回	RC132A	¥135,000
4波長検出	TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キット(4波長) 1液タイプ Ver.2	100回	RC170A	¥135,000

● 1チューブでGI遺伝子、GII遺伝子、外因性コントロール(IC)を検出

3波長検出

4波長検出

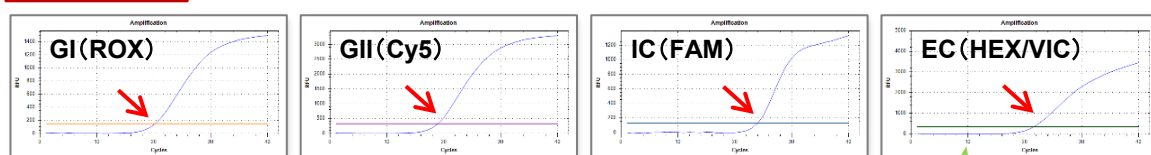

＜判定イメージ: 検出対象遺伝子と蛍光検出フィルターを示す＞



4波長検出キットでは、**内在性コントロール(EC)**も検出！

ヒト糞便検体用の内在性コントロールとして、ヒト腸内で優勢な菌種である *Bacteroides* 属の 16S rRNAを検出することで、**便検体が反応液へ適切に添加されたかどうかを客観的に確認**することができます。

● 反応液が調製済み！検便懸濁液上清を添加するだけ

マスターミックス調製の手間が不要で、より安定した検査が可能です。



● 専用懸濁液により鑄型添加を色でチェック可能

専用のSuspension Buffer(黄色)で検便検体を懸濁することで、反応液への鑄型添加の有無を視覚的に確認でき、作業ミスの防止に役立ちます。



● 「リアルタイムPCR法」で「大量調理施設衛生管理マニュアル」に則った検査が可能

「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日付け衛食第85号別添 最終改正:平成29年6月16日付け生食発0616第1号)に記載された「概ね便1g当たり 10^5 オーダーのノロウイルスを検出できる検査法」に対応しています。

● PCR増幅産物のキャリーオーバーによる偽陽性を防止

＜キットの内容＞

リアルタイムPCR試薬

- NV RT-PCR Perfect Mix
- Positive Control DNA
- NV Positive Control DNA

検体懸濁バッファー

Suspension Buffer NV




＜保存＞ -20℃

※4℃保存の場合

NV RT-PCR Perfect Mixは、1か月以内に使用してください。
Suspension Buffer NVは、6か月以内に使用してください。

TaKaRaノロウイルスGI/GII検出キット

<検査フロー>

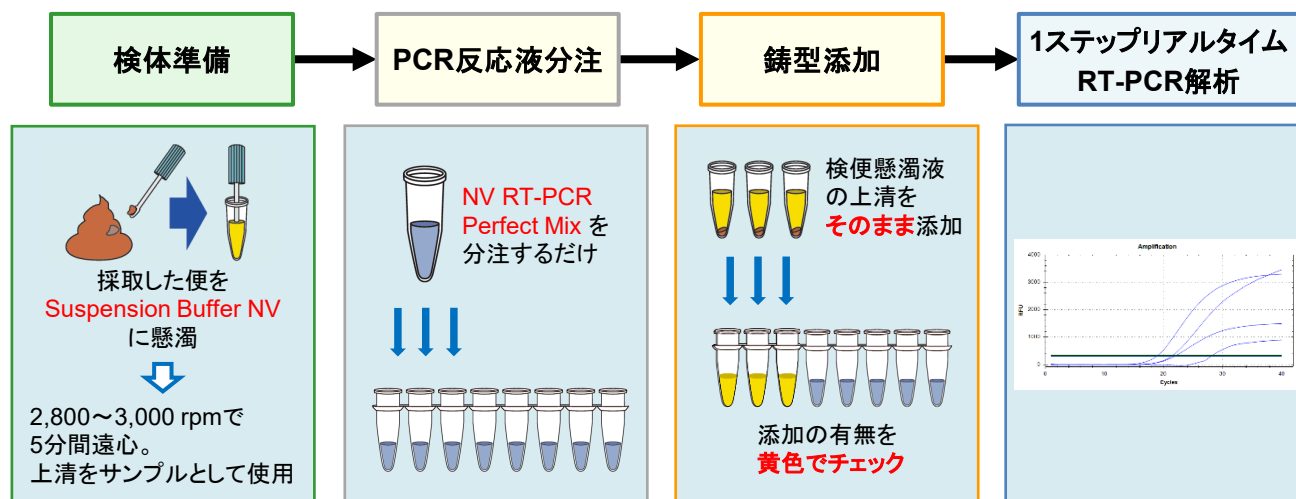

◆ 対応機種

製品名		TaKaRaノロウイルス GI/GII検出キット (3波長) 1液タイプ	TaKaRaノロウイルス GI/GII検出キット (4波長) 1液タイプ Ver.2
製品コード		RC132A	RC170A
CFX96 Touch Deep Well Real-Time PCR Detection System	Bio-Rad社	○	○
CFX96 Real-Time PCR Detection System		○	○
LightCycler 96 System	Roche Diagnostics社	○	○
Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System	Thermo Fisher Scientific社	○	○
QuantStudio 5 Real-Time PCR System		○	○
Thermal Cycler Dice Real Time System IV with PC (製品コード TP1010)	タカラバイオ	○	
Thermal Cycler Dice Real Time System III (Cy5) with PC (製品コード TP990)		○	
Thermal Cycler Dice Real Time System II (製品コード TP900/TP960: 終売) *		○	
Thermal Cycler Dice Real Time System Lite (製品コード TP700/TP760: 終売) *		○	

* : Cy5オプションフィルターの追加が必要です。

◆ 判定用ツールのご案内

本製品で取得した増幅曲線データから、陰性または陽性(+, ++, +++)を判定するツールをご用意しています。本製品をご購入いただいた方に無償でご提供いたします。詳しくはお問い合わせください。

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシ記載の価格は2026年7月10日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2026年7月作成N

タカラバイオ株式会社

営業部(東京) TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
 営業部(本社) TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
 テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
 Website <https://www.takara-bio.co.jp>
 公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店