

QuickPrimer

Clostridium perfringens (16S rDNA)

● 検出確認リスト

本検出リストは、岐阜大学大学院 医学系研究科病原体制御学分野 教授 江崎孝行先生にご提供いただいたデータを元に作成しています。

※本データは、1 ng/assay での検討結果です。

(T) : Type strain

病原体 (ラテン語名)	Quick Primer	
	MR112	MR203
	Enterotoxin (<i>C. perfringens</i>)	16S rDNA (<i>C. perfringens</i>)
<i>Clostridium perfringens</i> GTC 785(T)	+	+
<i>Clostridium sordellii</i> GTC 159	-	-
<i>Clostridium bifementans</i> GTC 172	-	-
<i>Clostridium difficile</i> GTC 14619	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> A 型 proteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> B 型 proteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> F 型 proteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> B 型 nonproteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> E 型 nonproteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> F 型 nonproteolytic	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> C 型 GTC 03364	-	-
<i>Clostridium botulinum</i> D 型 GTC 01791	-	-
<i>Clostridium argentinense</i> G 型	-	-
<i>Clostridium baratii</i> F 型	-	-
<i>Clostridium butyricum</i> E 型 GTC 1351	-	-
<i>Clostridium tetanii</i> GTC 4462	-	-
<i>Clostridium sporogenes</i> GTC 1350(T)	-	-
<i>Clostridium haemolyticum</i> DSM 5565	-	-
<i>Clostridium limosum</i> GTC 7310	-	-
<i>Clostridium novyi</i> A GTC 5614	-	-

<ご注意>

本データは、TB Green *Premix Ex Taq* (Tli RNaseH Plus) の旧バージョン (製品コード RR041A/B、販売終了) を用いて確認しています。