

ふき取り液・すすぎ水専用 食物アレルギー検査キット ナノトラップ® Easy



現場で！ 誰でも！ 製造設備のアレルゲン検査ができます

前処理不要で簡単・迅速

ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水を直接滴下。
10分後に目視で結果が得られます。

試薬不使用

抽出液・希釈液を使用しませんので、
製造現場での検査にも安心です。

取り扱いやすい

ハウジングケースの採用で、手で触れても安心。
検体名も書き込めます。

アレルゲンタンパク質を0.5ppmから検出

個別アレルゲンを高感度に検出。
タンパク残留検査からの切り替え・併用で、
洗浄確認の信頼性が高まります。

個包装&10本入り

個包装なので、1か所の検査でも無駄が出ません。
有効期限内に使いきれるよう10本入りでご提供。

ライン洗浄基準の
作成に



ライン切替時の
点検に



検査手順

ふき取り液の場合


検査箇所の
ふき取り



懸濁



200 μ L
滴下

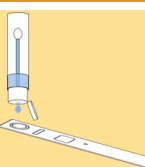

設備洗浄後のすすぎ水の場合




すすぎ水
採取


これだけで
準備完了です



200 μ L
滴下

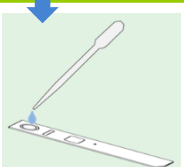

わずか10分で
アレルギーを検出

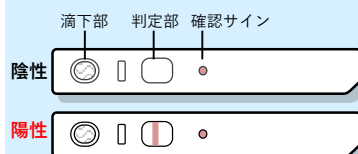

ふき取り液・すすぎ水に0.5ppm以上のアレルギータンパク質が含まれると陽性になります

- ✓ 確認サインが赤く色づいていることを確認
- ✓ 判定部のラインの有無を目視で確認
- ✓ 赤紫色のラインが1本認められると**陽性**

※詳細は取扱説明書をご覧ください

ラインアップ

品名	製品コード
ナノトラップ®Easy卵	M2211
ナノトラップ®Easy牛乳	M2212
ナノトラップ®Easy小麦	M2213
ナノトラップ®Easyそば	M2214
ナノトラップ®Easy落花生	M2215
ナノトラップ®Easyえび・かに	M2217
ナノトラップ®Easy大豆	M2216

必要な器具

ふき取り液の場合

ふき取り検査キット（綿棒と使い捨てチューブでも可）
マイクロピペットまたはスポイト（目盛り付がお勧めです）

すすぎ水の場合

すすぎ水採取カップ
マイクロピペットまたはスポイト（目盛り付がお勧めです）

ナノトラップ®Easy (10本入) 希望小売価格（税抜） **12,000円**

食品・原料中のアレルギー検査キットのご紹介

ExSta™抽出液採用
特許第5451854号

食品中のアレルギーを簡易に検査 ナノトラップ®Pro II



卵 牛乳 小麦
そば 落花生 大豆

- ExSta™抽出液で加工食品の検査も安心
- 調製・分注済み抽出液で簡単！
- 反応時間15分
- 5ppmから検出
- 陽性検体の抽出液をFASPEKエライザⅡで定量可能
- 10テスト入 16,000円（税抜）

ガイドライン準拠の定量キット FASPEKエライザⅡ



卵 牛乳 小麦
そば 落花生 大豆

- ExSta™抽出液で高効率にタンパク質を抽出
- 偽陽性が少なく信頼性の高い結果が得られます
- 0.31ppmから定量可能
測定にはプレートリーダーが必要です
- 反応時間 1時間50分
- 96wells 78,000円（税抜）

確認検査用「モリナガFASPEK特定原材料ウエスタンブロットキット」、内部精度管理用試料「QCマテリアル」も販売しております。

製造元

株 株式会社森永生科学研究所

横浜市金沢区幸浦2-1-16 〒236-0003

TEL: 045-791-7674（営業部）
045-279-8214（テクニカルサポート）

URL: <http://www.mioobs.com>

E-mail: info_mioobs@morinaga.co.jp

お問い合わせ

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website

<https://www.takara-bio.co.jp>