

弊社受託サービス「プレート単位塩基配列解析」の利用について

(*Norovirus*(GI) RT-PCR Kit for genotyping/*Norovirus*(GII) RT-PCR Kit for genotyping 専用)

① 送付サンプル準備

Norovirus(GI) RT-PCR Kit for genotyping (製品コード RC120A、以下 RC120A と記載) もしくは *Norovirus*(GII) RT-PCR Kit for genotyping (製品コード RC121A、以下 RC121A と記載) を用いて、取扱説明書の「2. RT-PCR 反応」を 96 ウェルプレートで行ってください。※

※RC120A での反応と RC121A での反応は、それぞれ別の 96 ウェルプレートで行ってください。

② ご注文方法

オンライン注文と FAX での注文の 2 種類からお選びください。

【オンライン注文の場合】

1. 初めてオンラインご注文サイトをご利用の方は、WEB 会員登録をしてください。
(すでに WEB 会員になられている方は不要です。)

<https://www.takara-bio.co.jp/research/member/>

2. 弊社ウェブサイト「プレート単位塩基配列解析」のオンライン注文からログインしてください。

プレート単位塩基配列解析

https://catalog.takara-bio.co.jp/jutaku/basic_info.php?unitid=U100004308

3. サンプルのタイプ選択のプルダウンから「PCR 産物溶液 (96 ウェルプレート)」を選択し、プレート名を記載して、「次へ」ボタンを押してください

次へ

送付 プレート・チューブ 数量/名称入力 *は必須項目。名称は半角英数字、「(アンダーバー)」、「(ハイフン)」、「(ドット)」が利用できます。

検体送付する実プレート数・実チューブ数をご記載下さい。

PCR産物溶液(96ウェルプレート) [1] 枚
プレート名01*: []

シーケンスプライマー(プライマープレート) [0] 枚
シーケンスプライマー(チューブ) [0] 本

次へ

4. 「シーケンスプライマー種類」のプルダウンから「その他ユニバーサルプライマー」を選択してください。

解析検体のサンプル情報とシーケンスプライマーをご記載ください。*は必須項目。名称は半角英数字、「(アンダーバー)」、「(ハイフン)」、「(ドット)」が利用できます。 [次へ](#)

プレート名: 11	
解析対象予想塩基長(bp): <input type="text"/>	
シーケンスプライマー種類*	: その他ユニバーサルプライマー <input type="checkbox"/> ロングリード(+ ¥10,000)
プライマー名称*	: <input type="text"/>
データ名称*	: 11.ウェル番号 <input type="text"/>
解析結果送付方法*: <input checked="" type="checkbox"/> WEB納品 <input type="checkbox"/> CD納品 (両方を希望する場合、+ ¥1,000) 同源性検索: <input type="text" value="不要"/> 有料オプション: <input type="checkbox"/> サンプルの返却(+ ¥1,000) (希望されない場合は解析終了後3か月で破棄いたします。)	

5. 「プライマー名称」欄に、下記の通り入力してください。

RC120A による増幅産物のシーケンスをご注文の場合

ノロウイルス型別キット (RC120A : GI) 用シーケンスプライマーと入力

RC121A による増幅産物のシーケンスをご注文の場合

ノロウイルス型別キット (RC121A : GII) 用シーケンスプライマーと入力

解析検体のサンプル情報とシーケンスプライマーをご記載ください。*は必須項目。名称は半角英数字、「(アンダーバー)」、「(ハイフン)」、「(ドット)」が利用できます。 [次へ](#)

プレート名: 11	
解析対象予想塩基長(bp): <input type="text"/>	
シーケンスプライマー種類*	: その他ユニバーサルプライマー <input type="checkbox"/> ロングリード(+ ¥10,000)
プライマー名称*	: <input type="text"/>
データ名称*	: 11.ウェル番号 <input type="text"/>
解析結果送付方法*: <input checked="" type="checkbox"/> WEB納品 <input type="checkbox"/> CD納品 (両方を希望する場合、+ ¥1,000) 同源性検索: <input type="text" value="不要"/> 有料オプション: <input type="checkbox"/> サンプルの返却(+ ¥1,000) (希望されない場合は解析終了後3か月で破棄いたします。)	

5. 「次へ」 ボタンを押し、注文へ進んでください。

【FAX でのご注文の場合】

1. 弊社ウェブサイト「プレート単位塩基配列解析」「プレート単位塩基配列解析依頼書 (Excel)」をダウンロードしてください。

https://catalog.takara-bio.co.jp/jutaku/basic_info.php?unitid=U100004308

2. 依頼書に必要事項をご記入ください。「8 解析方法」のシーケンスプライマーには「 その他のユニバーサルプライマー」にチェックを入れ、() 内に下記の通りご記載ください。

RC120A による増幅産物のシーケンスをご注文の場合

ノロウイルス型別キット (RC120A : GI) 用シーケンスプライマーと記載

RC121A による増幅産物のシーケンスをご注文の場合

ノロウイルス型別キット (RC121A : GII) 用シーケンスプライマーと記載

③ サンプル送付

オンライン注文の方は、印刷ボタンより印刷した用紙をサンプルに同梱してください。

FAX 注文の方は、FAX 済み依頼書をサンプルに同梱してください。

サンプルは乾燥・漏れ・容器破損がないようにご注意いただき、ドライアイスまたは保冷剤梱包の冷凍または冷蔵便で、依頼書とともに平日午前着便でご送付ください。

※詳細は弊社ウェブサイト「プレート単位塩基配列解析」をご参照ください。